

STERIKIT

Test d'hygiène des surfaces d'industries agroalimentaires

Données

Les échantillons sont prélevés à l'aide de l'écouvillon pré-humidifié STERISWAB, et insérés dans le tube STERIKIT contenant un milieu semi-solide riche avec système indicateur de croissance pour la détection précoce de contamination microbienne. Durant l'incubation, les bactéries se développent et entraînent un changement de couleur, du violet au jaune, en 48 heures. En cas de résultat positif, d'autres tests peuvent être effectués sur le Steriswab™ en utilisant des techniques microbiologiques.

Avantages du produit

- L'écouvillon est contenu dans trois emballages pour permettre une manipulation stérile sur les surfaces contrôlées, et stérilisé par irradiation
- Indication de changement de couleur
- Milieu de croissance riche pour favoriser la détection des faibles quantités de bactéries
- Écouvillon pré-humidifié pour un échantillonnage efficace
- Formulé et testé conformément aux pharmacopées anglaises, américaines et européennes
- Conservation à température ambiante

Mode opératoire

1. Prendre un Steriswab et un tube Sterikit.
2. Retirer le Steriswab de son tube et l'utiliser pour échantillonner la surface à tester. Retirer et jeter le bouchon du tube SteriKit. Placer le Steriswab dans le tube SteriKit, l'enfoncer à l'intérieur en assurant une bonne étanchéité entre le bouchon et le tube.
3. Envoyer le tube SteriKit au laboratoire et l'incuber à 37°.



Référence	Désignation	Condit.
M1AAMW750	Sterikit triple emballage stérile	1x50

Groupe